


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TI NG VI T DÒNG CÂN PIONEER



### 1. Thông tin an toàn:

- Kiểm tra ngu n iên cung c p phù h p v i ngu n i n s d ng cho thi t b .
- Không nhúng thi t b vào n c ho c các ch t l ng khác.
- Không làm r i v t n ng lên trên a cân.
- L p t úng chỉ u a cân.
- S a ch a thi t b ph i c ng i có chuyên môn, th m quy n ch nh.
- Ng t k t n i i n khi ti n hành v sinh thi t b .
- ây là h ng d n s d ng chung cho t t c các dòng cân PA, m t s ch c n ng có th có ho c không ph thu c vào model

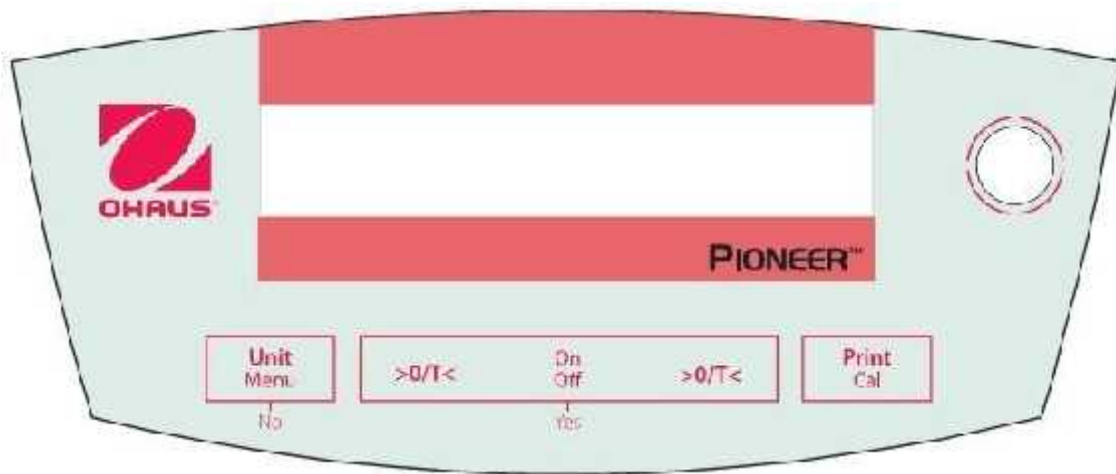

Phím chức năng:

Phím bấm	Họ tên	Chức năng
O/T – On Off Yes	Nhấn nhanh Nhấn giữ Nhấn nhanh (ch Menu)	Bật cân. Tắt cân. Chọn hoặc chấp nhận cài đặt.
Unit Menu No	Nhấn nhanh Nhấn giữ Nhấn nhanh (ch Menu) Nhấn giữ (ch Menu)	Lựa chọn đơn vị cân và các chức năng. Vào Menu. Chuyển qua cài đặt khác. Thoát khỏi Menu.
Print Cal	Nhấn nhanh Nhấn giữ	Giới thiệu. Chuẩn a cân.

Giao diện hiển thị của màn hình:

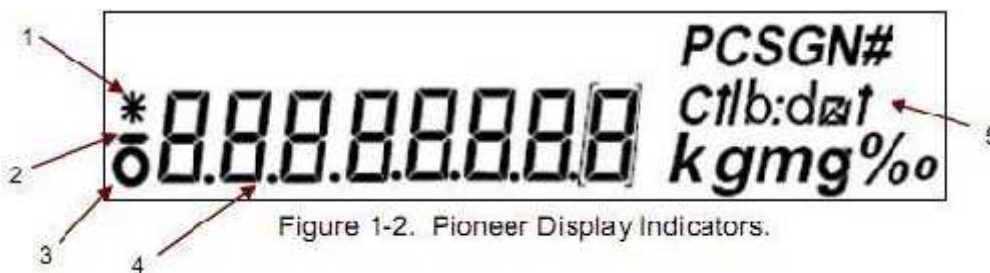



Figure 1-2. Pioneer Display Indicators.


S	Chức năng
1	Biểu thị kết quả cân ãn nh.
2	Đu âm
3	Zero
4	Ký t s
5	Biểu t ãng c a ch cân:

### 3. Lắp đặt cân:


... ví dụ Model 0.1g và 0.001g:

		
<p>Lắp đặt vòng chắn gió (cân chuẩn trong)</p>	<p>Lắp đặt đĩa cân</p>	<p>Lắp đặt mặt nạ cân</p>

... ví dụ Model 0.001 và 0.0001g:

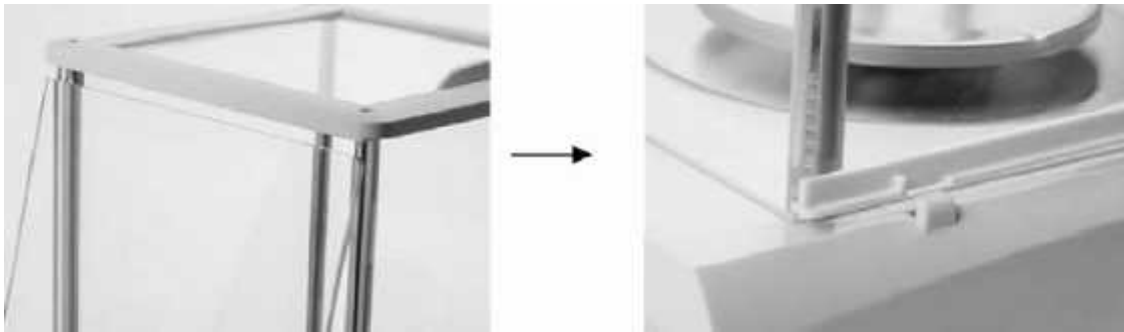

Lắp kính chắn gió 2 bên trái phía.

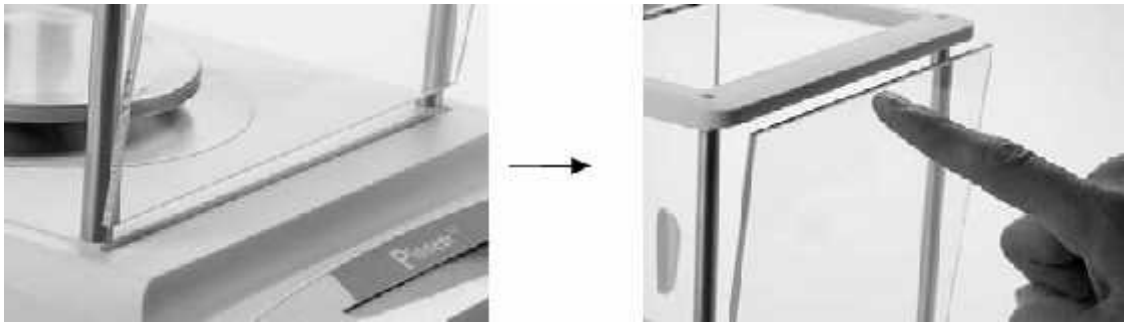

Lắp kính chắn gió phía trước và phía sau.




Lắp kính chắn phía trên và dưới cân.

Đi u ch nh m c th ng b ng c a cân:



Đi u ch nh 2 ch n bên d i phía sau c a cân sao cho bóng khí vào chính gi a vòng tròn nh hình trên.

K t n i ngu n i n:

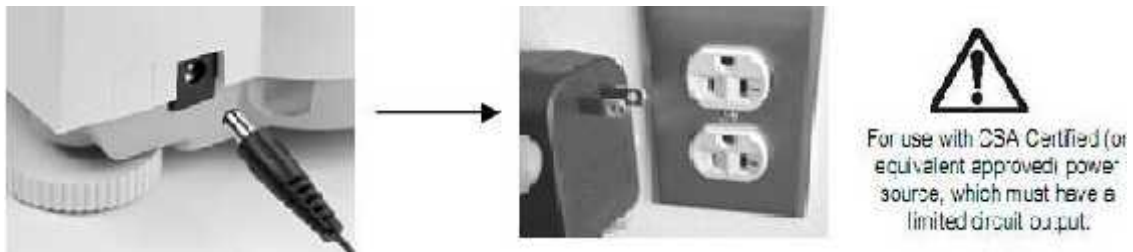


H i u chu n ban u:

- Đ i v i lo i cân chu n ngoài: Nh n phím O/T b t cân, sau khi màn hình hi n th n nh. Nh n và gi phím Print/Cal cho t i khi [CAL] hi n th trên màn hình, tr ng l ng qu cân chu n yêu c u s nh p nháy trên màn hình hi n th . t qu cân chu n t ng ng lên trên a cân, màn hình hi n th [BUSY] và sau ó là [CLEAR PAN] nh p nháy, b qu chu n ra kh i a cân. Khi quá trình hi u chu n hoàn thành, [DONE] xu t hi n trên màn hình.
- Đ i v i lo i cân chu n trong t ng: Nh n và gi phím Print/Cal cho t i khi [CAL] xu t hi n, [BUSY] sáng nh p nháy trên màn hình. . Khi quá trình hi u chu n hoàn thành, [DONE] xu t hi n trên màn hình.

**4. Ho t ng:**

Cân có các ch cân m, cân ph n tr m, cân l y giá tr trung bình ho c m t n v cân nào ó c ch n trong ph n l a ch n n v cân.

Cài t MENU:

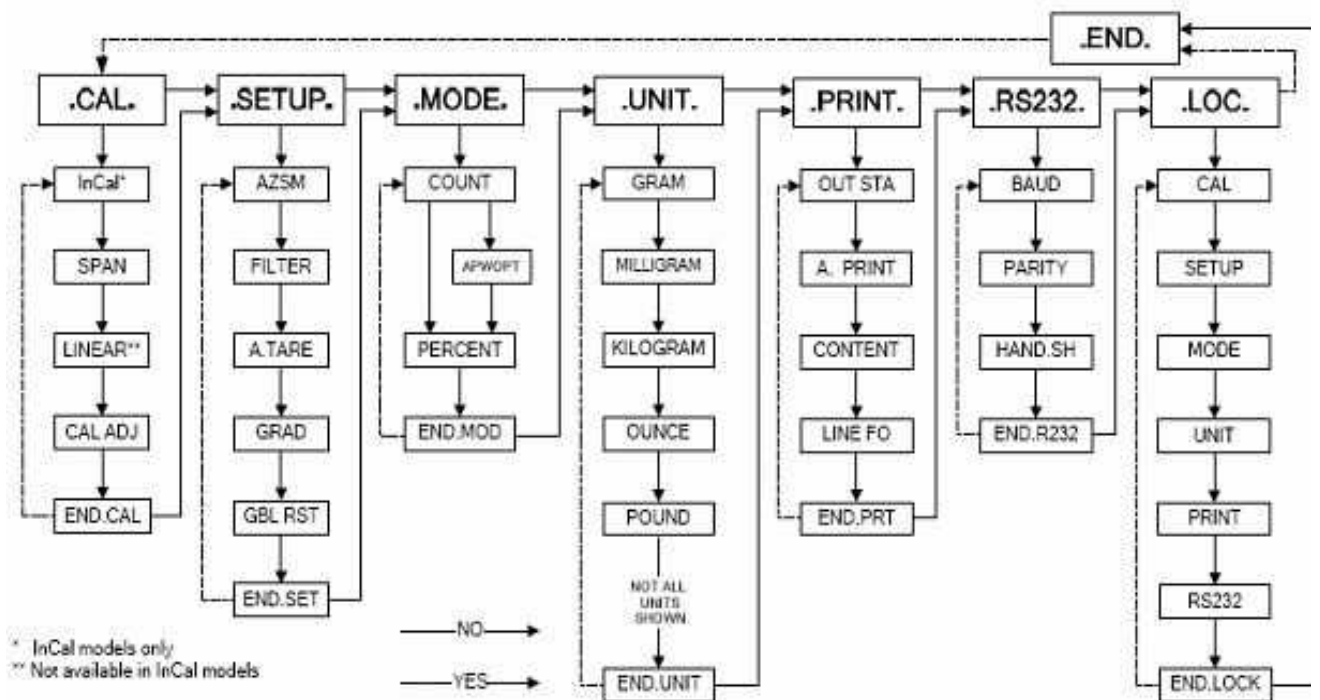

Vào Menu: - Khi cân đang bật ON, nhấn và giữ phím Unit/ Menu cho tới khi Menu xuất hiện. Nhấn phím này ra, { CAL } xuất hiện trên màn hình.

Thăm các Menu: - Chọn các menu, tham số và cài đặt. Nhấn Yes vào các tham số cần chỉnh thì hoặc nhấn No chuyển qua các tham số tiếp theo.

Thay đổi cài đặt: - Nhấn phím Yes chọn cài đặt cần chỉnh, nhấn No chuyển tới phím cài tiếp.

Thoát khỏi Menu: - Khi [ END ] xuất hiện, nhấn Yes thoát khỏi phần cài đặt trong menu hoặc No quay trở lại menu [ CAL ].

Chú ý cân [CAL]:

Chú ý cân nên có thể hiển thị ngang xuyên và khi nhấc phòng thay đổi.

Chú ý trong [ InCAL]: Số đo ng qu chú ý bên trong c a cân.

Ch a a cân [ SPAN]: Số đo 2 giá trị trọng lượng, Zero và một khối lượng trong khoảng 50% và 100% của khả năng cân.

Chú ý tuyến tính [ LIN]: Số đo 3 giá trị trọng lượng chuẩn, Zero, 50% và toàn bộ trọng lượng mà có khả năng cân.